



## 4 techniques pour réaliser une préparation microscopique

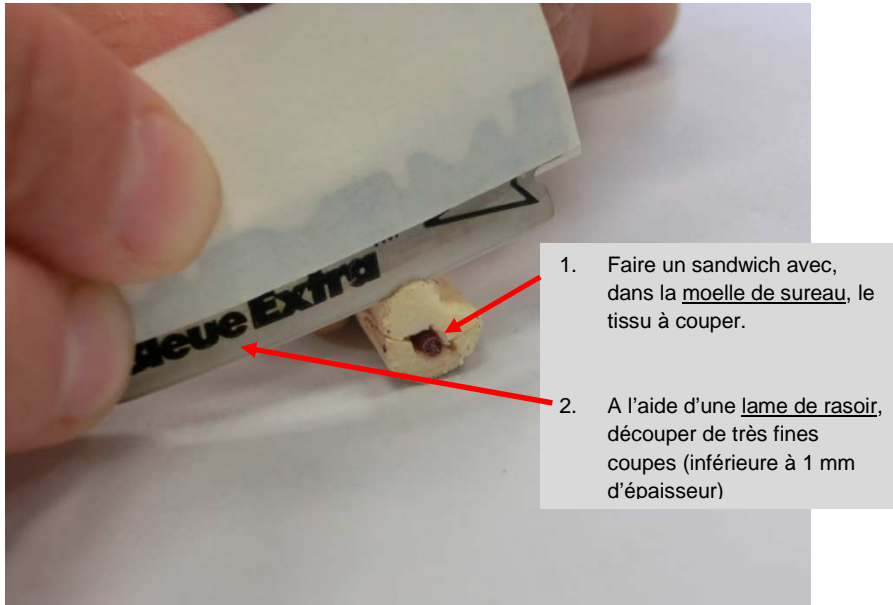


1. Faire un sandwich avec, dans la moelle de sureau, le tissu à couper.
2. A l'aide d'une lame de rasoir, découper de très fines coupes (inférieure à 1 mm d'épaisseur)

**Technique de coupes fines avec moelle de sureau (Plante).**

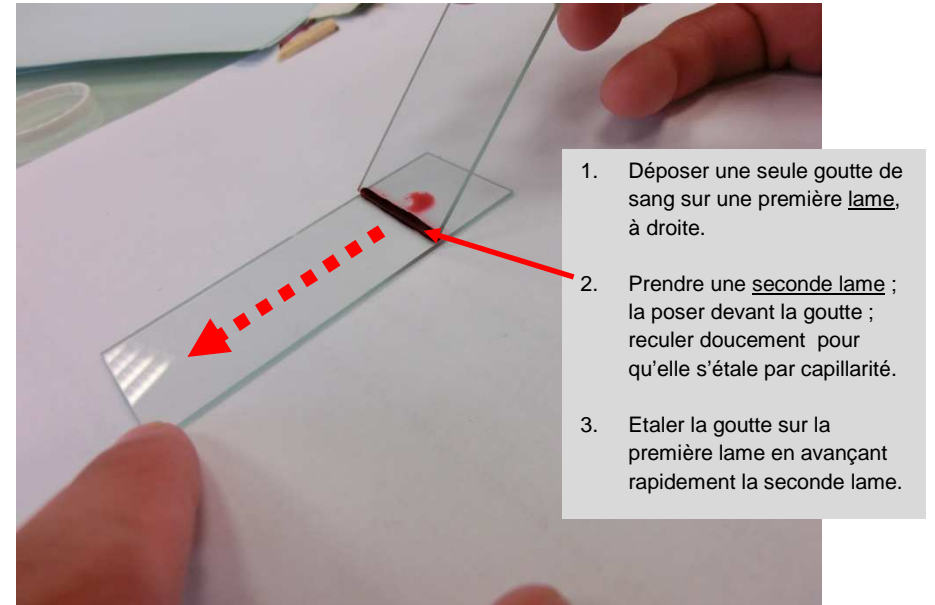


1. Déposer une seule goutte de sang sur une première lame, à droite.
2. Prendre une seconde lame ; la poser devant la goutte ; reculer doucement pour qu'elle s'étale par capillarité.
3. Etaler la goutte sur la première lame en avançant rapidement la seconde lame.

**Technique du frottis sanguin (Sang).**

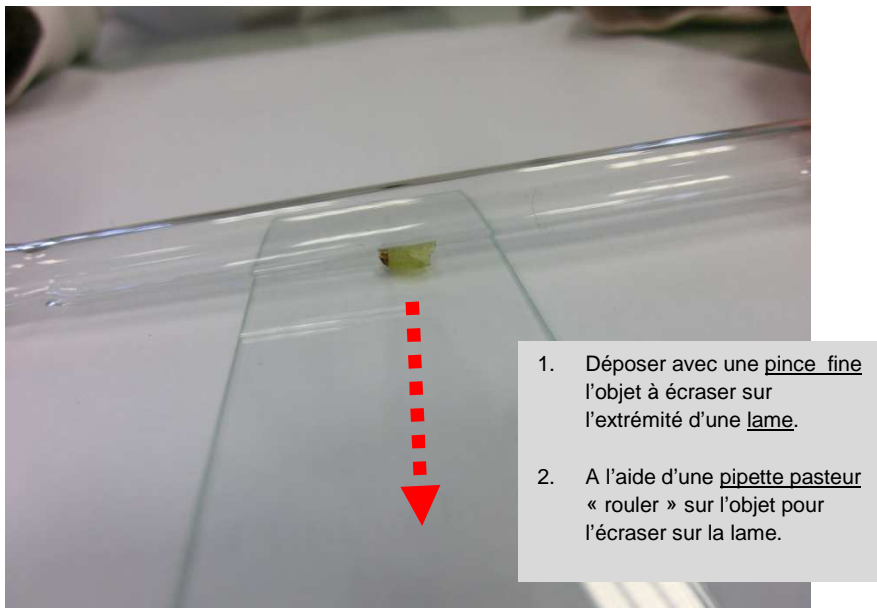

1. Déposer avec une pince fine l'objet à écraser sur l'extrémité d'une lame.
2. A l'aide d'une pipette pasteur « rouler » sur l'objet pour l'écraser sur la lame.

**Technique par écrasement avec pipette (divers).**

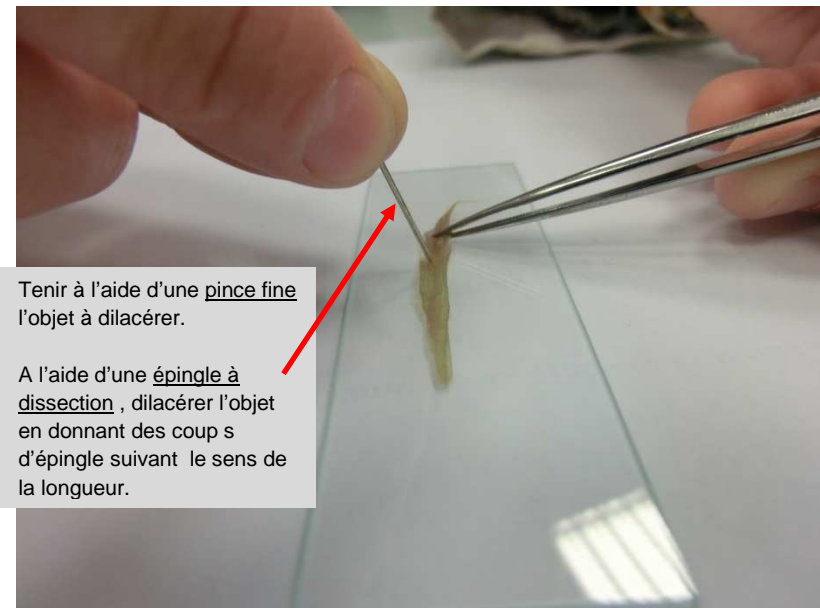

1. Tenir à l'aide d'une pince fine l'objet à dilacérer.
2. A l'aide d'une épingle à dissection, dilacérer l'objet en donnant des coups d'épingle suivant le sens de la longueur.

**Technique par dilacération avec épingle (muscle, nerf).**